




Steriles Entnehmen des Contact slide aus der Verpackung.

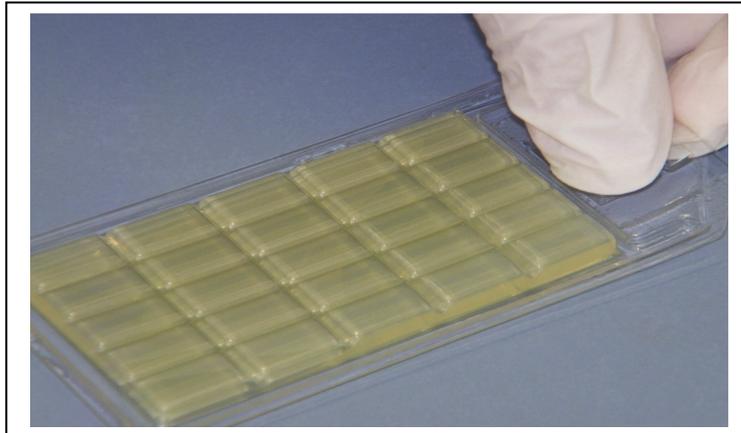


Contact slide mit **leichtem Druck** auf die zu prüfende Oberfläche auflegen.

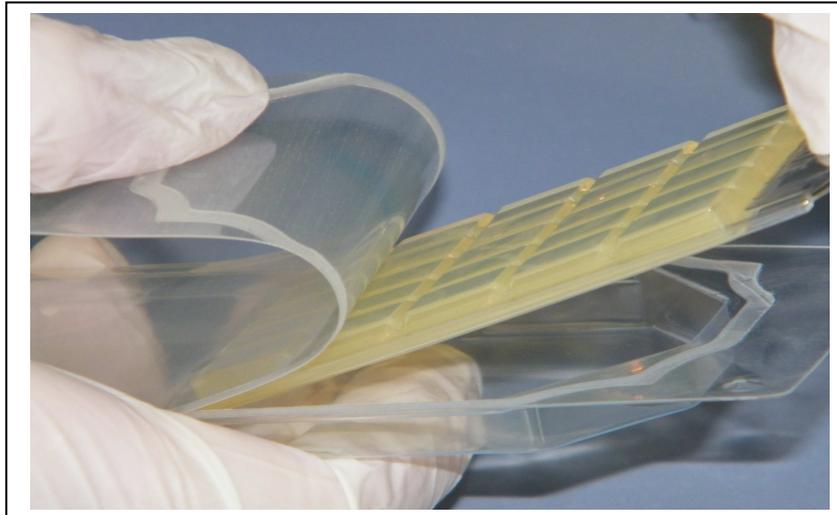

Richtiges Einlegen des Contact slide in die Verpackung!!!

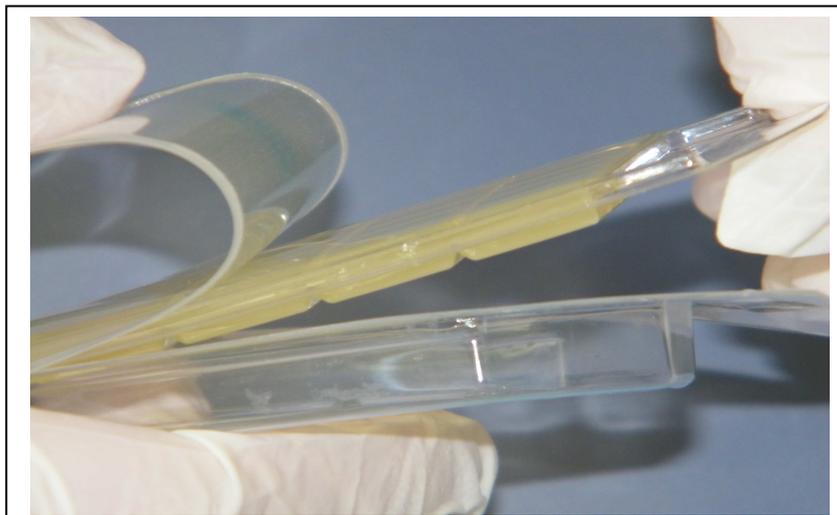

Falsches Einlegen des Contact slide in die Verpackung verhindert die Auswertung!

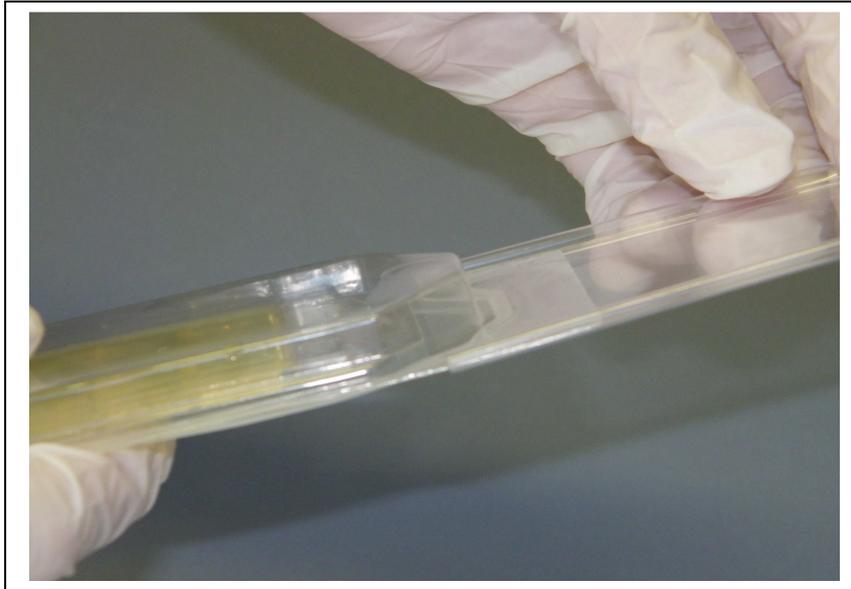

Verschließen der Verpackung
mit dem mitgelieferten
Verschlussschieber nach
Verwendung.



Für den Transport **eindeutig**
mit **schwarzem**
Permanentmarker
beschriften.

Probenbegleitschein mit eindeutiger Rückverfolgbarkeit beilegen!!!